


REF-800 Viso lâmpada de referência

Verificando o status da calibração

Uma fonte luminosa de referência Viso especial (Referência 800) está incluída na embalagem. A fonte de luz tem sua própria fonte de alimentação, e ambas as peças são rotuladas com data e números de calibração idênticos. Nunca meça sem a fonte de alimentação original.

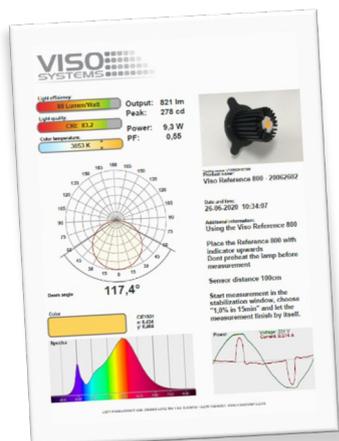


Logo após a calibração de fábrica do seu sistema, a fonte luminosa de referência foi medida e um certificado foi emitido. O certificado faz parte da entrega. O certificado também pode ser baixado do site da Viso usando o número de calibração nas etiquetas.

Com a lâmpada de referência, você pode verificar rapidamente seu status de calibração:

- Verifique se o fluxo total no lúmen e no pico de candela está próximo dos valores originais
- Verifique se a forma do espectro está próxima da forma original.
- Verifique se o espectro parece espantado ou irregular.

Se você não estiver satisfeito com o resultado, o sistema precisa ser calibrado. Viso recomenda calibração a cada ano, ou no mínimo a cada 2 anos. A Viso fornece serviço de calibração, ou você pode fazer suas próprias calibrações usando o Viso CALI-T50 ou outras fontes de luz de calibração rastreáveis.

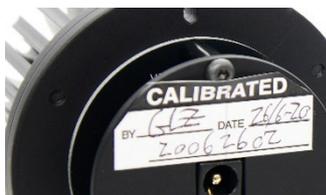

Procedimento de check-up

- Coloque a Referência 800 com o indicador (o orifício oblongo na base) para cima
- Não pré-aquecer a fonte luminosa antes da medição
- Centralize a fonte de luz no gonio.
- Defina a distância de medição para 200 cm.
- Iniciar a medição normal da medição. Na janela de estabilização, escolha "1,0% em 15 min." e deixe a medição terminar sozinha.